

Z.LABS

# РУКОВОДСТВО по эксплуатации



Цифровая лаборатория  
по физиологии



САЙТ ПОДДЕРЖКИ  
Видеоинструкции. Обновление  
программного обеспечения

**Z** ZARNITZA

# **РУКОВОДСТВО по эксплуатации**



**Цифровая лаборатория  
по физиологии**

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1</b>	НАЗНАЧЕНИЕ .....	3
<b>2</b>	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	3
	2.1 БЕСПРОВОДНОЙ МУЛЬТИДАТЧИК ПО ФИЗИОЛОГИИ .....	3
<b>3</b>	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ .....	4
<b>4</b>	УСТРОЙСТВО И РАБОТА .....	5
	4.1 Состав цифровой лаборатории .....	5
	4.2 Беспроводной мультидатчик .....	5
	4.3 Датчик освещенности .....	7
	4.4 Датчик артериального давления .....	7
	4.5 Датчик пульса .....	8
	4.6 Датчик температуры тела .....	8
	4.7 Датчик частоты дыхания .....	8
	4.8 Датчик ускорения .....	9
	4.9 Датчик электрокардиограф .....	9
	4.10 Датчик кистевой силы .....	9
<b>5</b>	ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ .....	10
<b>6</b>	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ .....	11
	<b>ПРИЛОЖЕНИЕ А. РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ .....</b>	<b>12</b>

**ССЫЛКИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА**

Программное обеспечение для ОС Windows 10:  
<https://zarnitza.ru/local/templates/landing/libs/setup.exe>

Видеоролики на официальном сайте производителя:  
<https://zarnitza.ru/tsifrovye-laboratorii/>

**СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ:**

**8 (800) 775-37-75 (звонок по России бесплатный)**  
[servis@zrnc.ru](mailto:servis@zrnc.ru)

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом эксплуатации изделия внимательно изучите эксплуатационную документацию, входящую в комплект поставки изделия. Оборудование, вышедшее из строя вследствие неправильной эксплуатации, гарантийному ремонту не подлежит.

**1. НАЗНАЧЕНИЕ**

Цифровая лаборатория предназначена для выполнения лабораторных работ на уроках в основной школе и проектно-исследовательской деятельности учащихся по физиологии.

**2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****2.1 Беспроводной мультидатчик по физиологии**

Разрядность встроенного АЦП	12 бит
Интерфейс подключения	Bluetooth low energy (BLE) 4.1, USB
Встроенная память, в которую записаны параметры датчика (название, калибровочные характеристики, серийный номер и внутренние настройки), объемом	2 Кбайт
Электропитание	Литий-полимерная батарея, контроллер заряда батареи встроенный
Разъем для подключения зарядного устройства	mini-USB (тип B)

**Перечень датчиков, встроенных в мультидатчик, и их технические характеристики:**

<b>1. Датчик артериального давления</b>
<b>2. Датчик пульса</b>
<b>3. Датчик температуры тела</b>
<b>4. Датчик электрокардиограф</b>
<b>5. Датчик кистевой силы</b>
<b>6. Датчик освещенности</b>

**Примечания:**

**1) Изготовитель допускает наличие предельных отклонений габаритных размеров изделия - ±20 мм.**

**2) В процессе модернизации производителем, а также в зависимости от партии общий вид, применяемые материалы и элементы конструкции изделий могут изменяться.**

**3) Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные особенности, а также в набор комплектующих изделия, не отраженных в эксплуатационной документации и не влияющих на уровень технических, эксплуатационных характеристик и параметров безопасности поставляемого оборудования.**



### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Рисунок 3.1. Общий вид

Наименование	Кол-во, шт.
Беспроводной мультидатчик	1
Датчик артериального давления	1
Датчик пульса	1
Датчик температуры тела	1
Датчик электрокардиограф	1
Датчик кистевой силы	1
Датчик освещенности	1
Кабель USB Am-Bm	2
Зарядное устройство с кабелем mini-USB для беспроводных мультидатчиков	1
USB адаптер Bluetooth	1
USB флеш-накопитель с ПО	1

### 4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

**ВНИМАНИЕ!** В связи с тем, что производитель оставляет за собой право проводить усовершенствование оборудования, входящего в комплект поставки, улучшающее потребительские свойства, то после установки программного обеспечения, поставляемого на USB флеш-накопителе в составе лаборатории, рекомендуется проверить наличие обновлений программного обеспечения для персонального компьютера и мультидатчика.

Дополнительная информация по работе с датчиками лаборатории, инструкции по обновлению программного обеспечения мультидатчика, обновленные версии руководства по эксплуатации, руководства пользователя ПО, методические рекомендации и другая полезная информация доступны для скачивания по ссылке:

<https://zarnitza.ru/tsifrovye-laboratorii/>

#### 4.1 Состав цифровой лаборатории

Набор применяется при изучении экологии, биологии, химии, географии и физиологии, а также для индивидуальных исследований и проектной деятельности школьников.

Состав цифровой лаборатории:

- Беспроводной мультидатчик, содержащий в своем составе:
  - датчик артериального давления;
  - датчик освещенности;
  - датчик пульса;
  - датчик частоты дыхания, подключаемый к внешнему разъему мультидатчика;
  - датчик температуры тела, подключаемый к внешнему разъему мультидатчика;
- Комплект дополнительных датчиков для работы с персональным компьютером на базе ОС Windows:
  - датчик электрокардиограф;
  - датчик кистевой силы;
  - датчик освещенности.
- Комплект дополнительных принадлежностей и кабелей, предназначенных для зарядки мультидатчика, подключения оборудования к ПК и обновления программного обеспечения мультидатчика.

#### 4.2 Беспроводной мультидатчик

Датчики, требующие подключения внешних измерительных электродов, и датчики, расположенные непосредственно внутри корпуса мультидатчика лаборатории, обозначены пиктограммами.

Мультидатчик имеет возможность для сопряжения с ПК как с помощью USB кабеля, так и по беспроводному Bluetooth каналу связи напрямую, без дополнительных регистраторов данных.

Мультидатчик имеет функционал автономной работы (режим логирования), без подключения к компьютеру или планшетному регистратору.



Рисунок 4.2.1. Беспроводной мультидатчик по физиологии:  
 1 - кнопка вкл./выкл. мультидатчика;  
 2 - трубка датчика частоты дыхания; 3 - датчик частоты пульса;  
 4 - датчик акселерометр; 5 - датчик температуры тела;  
 6 - датчик артериального давления;  
 7 - разъем питания и подключения к компьютеру

В режиме логирования запись измеряемых данных осуществляется во внутреннюю память мультидатчика, для последующего доступа к этим данным в программе сбора и обработки данных.

Включение мультидатчика производится однократным коротким нажатием на кнопку 1. Выключение - удерживанием кнопки 1 в течение 5 секунд. В случае отсутствия связи мультидатчика с ПК в течение более 3 минут он автоматически выключится.

Беспроводной мультидатчик имеет RGB светодиоды на лицевой панели в количестве 2 штук:

- Светодиод 1 мигает красным при включении - низкий заряд аккумулятора мультидатчика;
- Светодиод 1 мигает зеленым - идет зарядка аккумулятора мультидатчика;
- Светодиод 1 мигает синим - мультидатчик сопряжен (происходит обмен данными) с ПК по Bluetooth или USB;

по Bluetooth или USB;

- Светодиод 2 мигает зеленым - режим измерения;
- Светодиод 2 мигает синим - мультидатчик находится в режиме логирования.

Беспроводной мультидатчик передает следующую информацию с возможностью просмотра этой информации в ПО сбора и обработки данных:

- уровень зарядки батареи мультидатчика;
- версия микропрограммы, содержащейся в энергонезависимой памяти мультидатчика (прошивка);
- артикул мультидатчика;

- актуальность прошивки мультидатчика на текущую дату.

Беспроводной мультидатчик имеет возможность обновления микропрограммы (прошивки) при помощи программы, поставляемой на USB флеш-накопителе.

### 4.3 Датчик освещенности

Датчик защищен от инфракрасных излучений с помощью светового фильтра, установленного на корпусе чувствительного элемента датчика. Датчик расположен внутри корпуса мультидатчика. Отверстие для прохождения света расположено на лицевой поверхности под соответствующей пиктограммой.



Рисунок 4.3.1. Датчик освещенности

### 4.4 Датчик артериального давления

Прибор для измерения артериального давления может использоваться как в домашних условиях для самоконтроля, так и врачами в профессиональной деятельности. Наименование прибора: механический измеритель артериального давления. Диапазон измерений давления: 0-300 мм рт. ст. Цена деления шкалы манометра прибора: 2 мм рт. ст. Предельная погрешность измерения давления:  $\pm 3$  мм рт. ст. Масса прибора в чехле, не более: 906 г. Нагнетание воздуха: ручное с помощью груши для нагнетания воздуха. Условия эксплуатации: температура воздуха от + 10 °C до + 40 °C при относительной влажности до 85 %.



Рисунок 4.4.1. Датчик артериального давления

#### 4.5 Датчик пульса

Существует два основных типа фотоплетизмографии: один основан на пропускании света, другой на отражении. В первом случае световой пучок пропускается сквозь часть тела человека (например, через палец или мочку уха), а фотодетектор определяет результирующую интенсивность света, поэтому источник излучения и приемник располагаются напротив друг друга. Во втором случае источник света и фотоприемник располагаются на одной стороне, и информацию о пульсе несет отраженный сигнал. Измерение пульса по такому методу может производиться на любой части человеческого тела. При любом методе измерений в интенсивности света, отраженного от объекта или прошедшего через часть тела, будут обнаружены флуктуации в соответствии с пульсирующим потоком крови, вызванных биением сердца.



Рисунок 4.5.1. Датчик пульса

#### 4.6 Датчик температуры тела



Рисунок 4.6.1. Датчик температуры тела

Чувствительный элемент датчика - РТС термистор, который размещен на конце зонда, пустоты наконечника заполнены термопастой.



#### 4.7 Датчик частоты дыхания

Встроенный датчик, который представляет собой дыхательную трубку диаметром 12 мм, внутрь которой встроен измерительный датчик.

#### 4.8 Датчик ускорения

Производит измерение ускорения движущихся и неподвижных объектов по трем осям координат. При неподвижном положении корпуса мультидатчика акселерометр показывает величину вектора ускорения свободного падения относительно каждой из трех чувствительных плоскостей датчика, что позволяет определить ориентацию корпуса мультидатчика в пространстве.

#### 4.9 Датчик электрокардиограф

Модуль ЭКГ занимает достойное место в ряду медицинских конструкторов. В отличие от пульсометров различных конструкций, Модуль ЭКГ... позволяет получить более интересную и детальную картину о физиологии сердца в различных нагрузочных и стрессовых ситуациях. Однако надо понимать, что данный конструктор не является медицинским прибором и предназначен только для ознакомления с принципами ЭКГ и контроля сердечной деятельности в домашних условиях или при занятиях спортом.



Рисунок 4.9.1. Датчик-электрокардиограф

#### 4.10 Датчик кистевой силы

Цифровой датчик кистевой силы (ручной динамометр) предназначен для измерения силы мышечного сжатия кисти человека.



Рисунок 4.10.1. Датчик кистевой силы

## 5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации оборудования необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

- К обслуживанию оборудования допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ установка изделия на неустойчивые, незакрепленные конструкции.
- Перед началом эксплуатации оборудования необходимо убедиться, что оборудование находится в выключенном состоянии.
- При обнаружении любых повреждений и неисправностей оборудования, а также при появлении дыма, искрения или специфического запаха перегретой изоляции, немедленно обесточьте оборудование.
  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать неисправное оборудование.
  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать изделие и его отдельные компоненты не по назначению.
  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ вскрывать и разбирать изделие.
  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ видоизменять принципиальную схему и общие функции работы изделия.
- При эксплуатации изделия необходимо соблюдать Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
  - Изделие эксплуатировать только в помещении без повышенной опасности по степени поражения электрическим током.
  - Во избежание поражения электрическим током и выхода из строя элементов изделия при работе запрещается использовать внешние источники питания.
  - Не устанавливайте оборудование в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и распространяющих огонь предметов.
    - Не оставляйте оборудование включенным без присмотра.
    - Не допускайте попадания жидкости внутрь оборудования.
    - Не оставляйте оборудование в режиме ожидания на длительное время (более 12 часов).



- Во избежание поломок оборудования не прикладывайте чрезмерных усилий при манипуляции с органами управления.

**ВНИМАНИЕ!** Используйте только исправные разъемы электропитания. Убедитесь, что они имеют плотное соединение. При использовании тройников и удлинителей убедитесь в надежности их крепления.

**ВНИМАНИЕ!** В целях исключения выхода из строя оборудования из-за некачественных параметров электросети рекомендуется дополнительно установить стабилизированный источник питания. Оборудование, вышедшее из строя вследствие скачка напряжения в сети, гарантийному ремонту не подлежит.

## 6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

В процессе транспортировки и хранения необходимо соблюдать следующие условия:

- Перевозить изделие следует только в упакованном виде.
- После хранения оборудования в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях включать его в сеть можно не раньше чем через 6 часов пребывания при комнатной температуре в распакованном виде.
  - При транспортировке изделие необходимо надежно зафиксировать.
  - Для транспортировки изделия следует использовать автотранспорт с закрытым грузовым отделением. Грузовое отделение должно исключать попадание внутрь влаги, атмосферных осадков, частиц грязи и не иметь острых или твердых выступающих элементов, которые могут повредить упаковку изделия.
    - При перегрузке, транспортировании и разгрузке должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей, указанных на таре.
    - В процессе перевозки или хранения не складывать на изделие тяжелые предметы.
    - Хранить и перевозить оборудование вдали от нагревательных приборов и открытого огня.
    - Нельзя ронять изделие.
    - Не допускать механического повреждения элементов корпуса.
    - Не допускать утери мелких частей крепления.
    - Упакованное изделие при хранении должно быть защищено от механических повреждений, загрязнений, атмосферных осадков, воздействия агрессивных сред.
      - Не допускается резкая смена условий хранения – воздействие высоких и низких температур, а также влажности воздуха.
      - Не допускается хранение упакованного изделия на влажных, холодных, горячих поверхностях и вблизи от них.



## ПРИЛОЖЕНИЕ А. РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

Программное обеспечение цифровой лаборатории **Z.Labs**<sup>®</sup> предназначено для просмотра данных, получаемых с датчиков цифровой лаборатории, проведения лабораторных работ, построения графиков, а также настройки и калибровки датчиков.

### 1. Подключение мультидатчика

При запуске программы на экране появляется главное окно с открытой вкладкой подключения к датчикам. Подключение к мультидатчику возможно как по проводному, так и по беспроводному соединению. По умолчанию подключение осуществляется через беспроводное соединение (*Bluetooth Low Energy*). Перед подключением в окне отображаются устройства, видимые по *Bluetooth*-соединению. Мультидатчики имеют названия *PHYS00001*, *CHEM00001*, *BIO00001* и т. п., где цифры соответствуют серийному номеру, указанному на корпусе цифровой лаборатории. Некоторые датчики подключаются только по проводному соединению, например, датчик влажности почвы, датчик окиси углерода, колориметр. Выбор типа подключения – проводное/беспроводное – осуществляется нажатием соответствующих кнопок *USB/Bluetooth*.

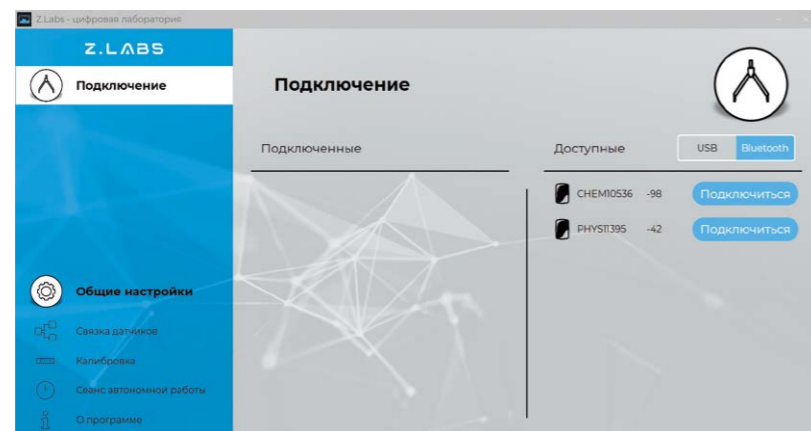


Рисунок А.1 - Подключение мультидатчика по беспроводному соединению

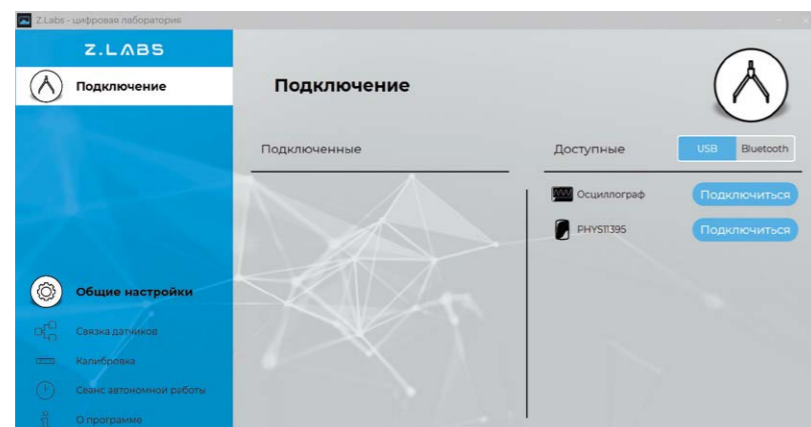


Рисунок А.2 - Подключение по USB - проводному соединению

Для подключения к цифровой лаборатории необходимо выбрать мультидатчик из списка видимых устройств и нажать кнопку «Подключиться». При этом в левой области рабочего окна отобразится иконка мультидатчика с выпадающим списком, включающим все встроенные датчики.

Рисунок А.3 - Настройка мультидатчика

Перейдя на вкладку «Настройка мультидатчика», можно оставить видимыми только те датчики, которые требуются для проведения лабораторной работы, а остальные временно отключить.

При выборе датчика в левой панели окна пользователь получает доступ к настройкам отображения ег

Рисунок А.4 - Настройка отображения показаний датчика



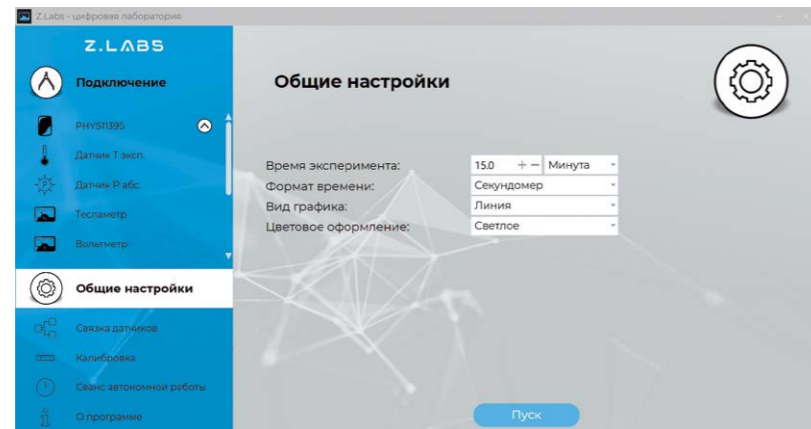


Рисунок А.5 - Раздел «Общие настройки»

Здесь же расположена кнопка «Пуск» для запуска эксперимента (см. главу «Проведение эксперимента»).

Также в данной вкладке имеются разделы «Связка датчиков», «Калибровка», «Сеанс автономной работы» и «О программе».

В разделе «Связка датчиков» можно выбрать несколько датчиков из списка подключенных, данные которых будут отображаться одновременно на временном графике. Эта функция позволяет отслеживать одновременные изменения показаний датчиков и выявлять корреляции при проведении лабораторной работы.



Рисунок А.6 - Раздел «Связка датчиков»

#### 4. Калибровка датчиков

Калибровка представляет собой процесс настройки датчика, при котором пользователь может переопределить (переназначить) показания датчика, опираясь на точные известные значения. Раздел «Калибровка» позволяет провести эту процедуру по одной либо по двум точкам значений датчика (ступеням).

Для входа в раздел «Калибровка» необходимо ввести пароль администратора с целью предотвращения несанкционированного изменения показаний (по умолчанию пароль - «12345»).

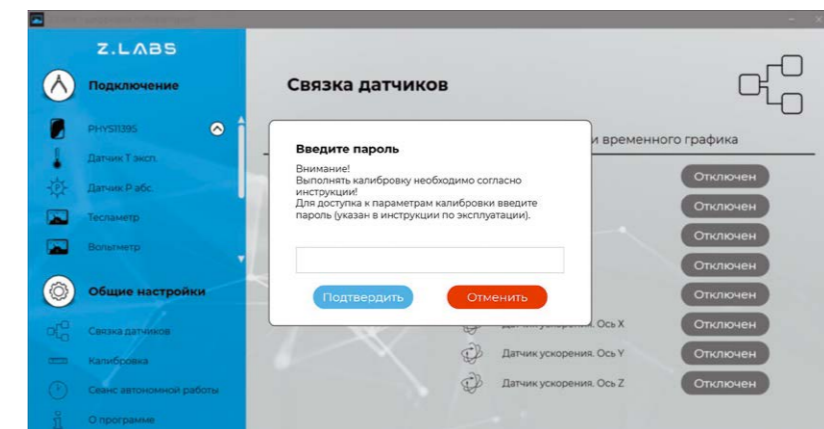


Рисунок А.7 - Ввод пароля для открытия раздела «Калибровка»

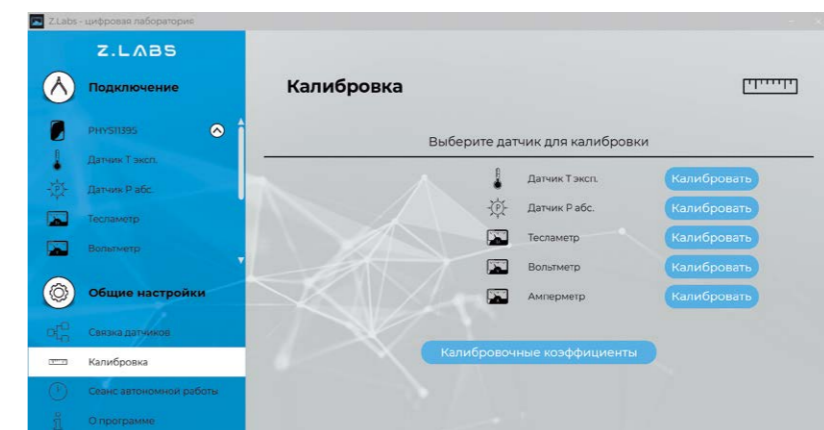


Рисунок А.8 - Раздел «Калибровка»

При выборе датчика открывается окно калибровки данного датчика.

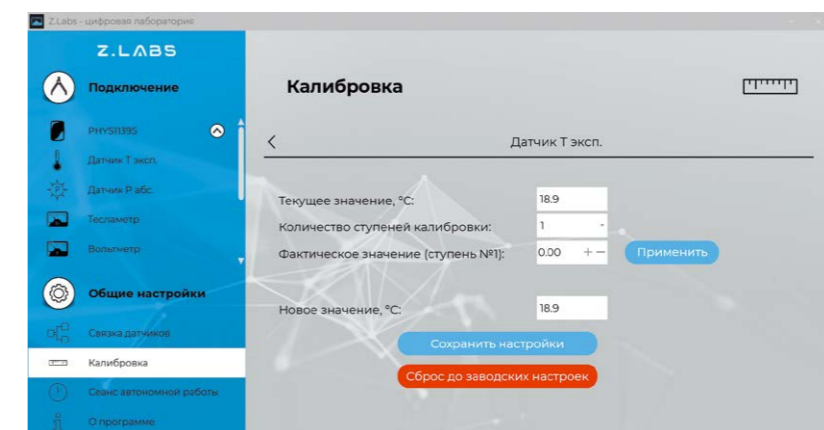


Рисунок А.9 - Процесс калибровки датчика

### Пример калибровки датчика температуры

Текущее значение датчика температуры, с учетом текущих калибровочных коэффициентов пользователя – 27,9 °С.

В поле «Фактическое значение (ступень № 1)» вводится известное значение, которое должен показывать датчик. Это значение можно получить, например, измерив температуру точным промышленным прибором. После ввода значения нужно нажать кнопку «Применить».

В области «Новое значение» отобразится значение датчика с учетом нового коэффициента калибровки.

Подтверждение калибровки осуществляется нажатием кнопки «Сохранить настройки», при этом коэффициент калибровки записывается в устройство.

При двух ступенях калибровки расчет нового значения происходит только после того, как будут введены известные значения для двух разных показаний датчика.

При необходимости можно обнулить пользовательские калибровочные коэффициенты какого-либо датчика. Для этого нужно нажать кнопку «Возврат к заводским настройкам».

## 5. Сеанс автономной работы

Сеанс автономной работы – режим накопления мультидатчиком данных в течение определенного промежутка времени. При этом не требуется подключение к компьютеру – мультидатчик накапливает показания автономно, с использованием энергонезависимой памяти.

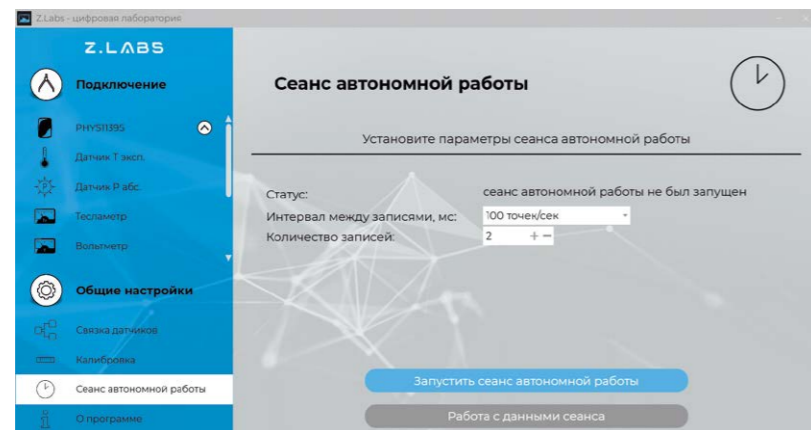


Рисунок А.10 – Раздел «Сеанс автономной работы»

Для запуска накопления данных необходимо выбрать раздел «Сеанс автономной работы» и ввести интервал между снятиями показаний, а также количество показаний датчиков, которые необходимо собрать (не более 100). При нажатии на кнопку «Запустить сеанс автономной работы» вы можете оставить мультидатчик на требуемое время, в том числе прервать соединение с компьютером. Если в памяти устройства уже находятся накопленные данные с предыдущего сеанса автономной работы, то в графе «Статус» будет указано «Сеанс автономной работы завершен». Если данных в памяти устройства нет, то в «Статус» будет указано «Сеанс автономной работы не был запущен».

При нажатии на кнопку «Запустить сеанс автономной работы» появится предупреждающее диалоговое окно.

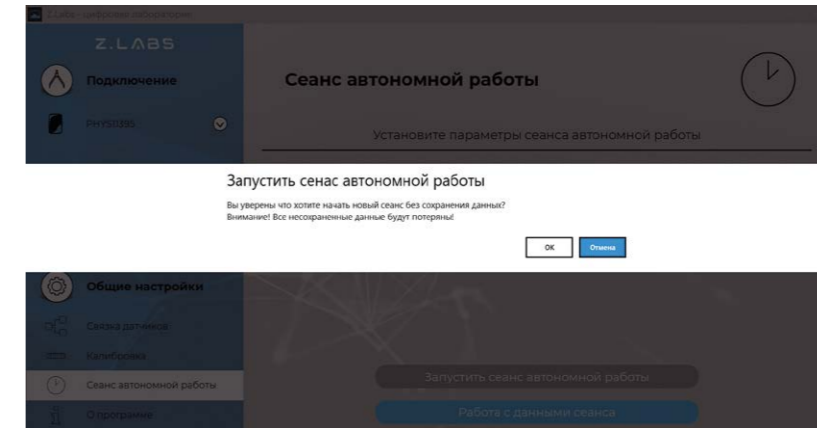




Рисунок А.11 – Предупреждение о возможной потере данных

После окончания сбора данных статус архива изменится на «Сеанс автономной работы завершен», и станет активной кнопка «Работа с данными сеанса». При нажатии на эту кнопку данные выгружаются в виде таблицы значений, а также в виде графика. Для просмотра данных используются соответствующие кнопки:  .

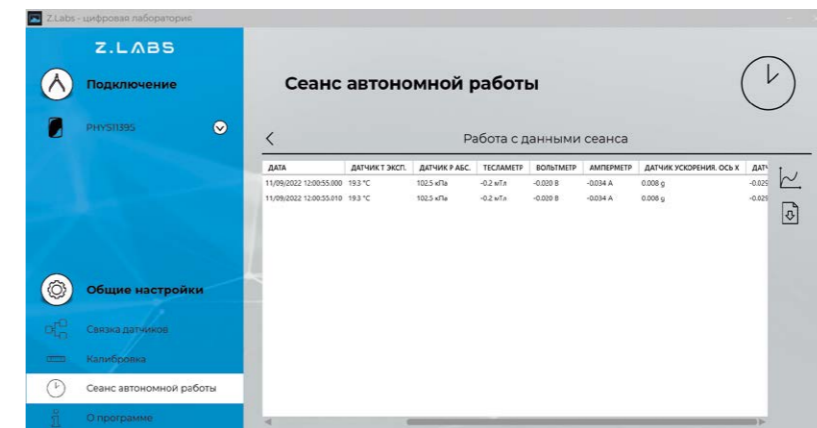


Рисунок А.12 – Окно просмотра значений данных сеанса автономной работы

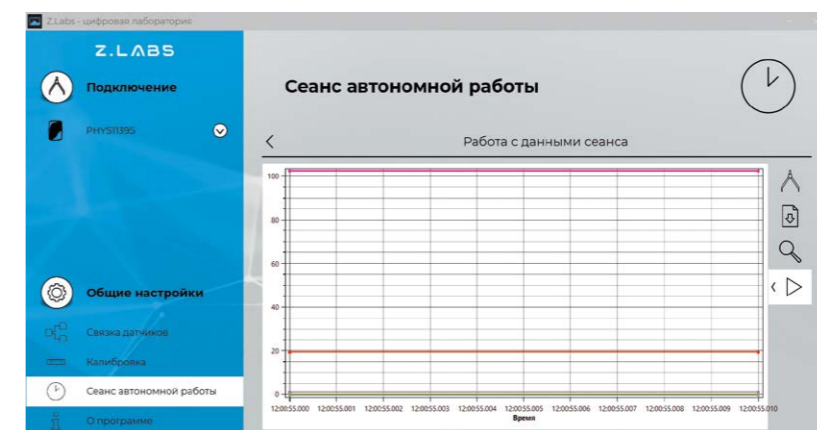



Рисунок А.13 – Окно просмотра графика сеанса автономной работы

Результаты работы можно сохранить на компьютере, нажав кнопку «Сохранить»  во вкладке с таблицей данных сеанса. При этом появится диалоговое окно сохранения файла,

в котором необходимо указать путь и название сохраняемого документа. Сохраненный файл (с расширением \*.csv) можно открыть как стандартной программой «Блокнот», так и с помощью офисных программ (MS Excel либо эквивалент).

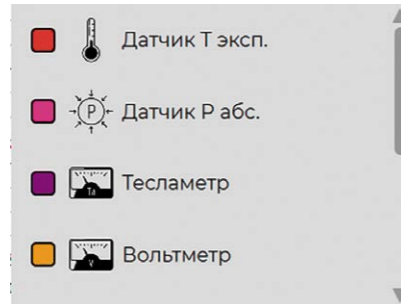


Рисунок А.14 - Выбор видимости графиков

Видимую область графика возможно передвигать, удерживая правую кнопку мыши. Также присутствует возможность масштабирования графика – увеличение/уменьшение видимой области графика можно осуществить с помощью колесика мыши либо нажимая одновременно *Ctrl* и «+»/«-». Нажатие левой кнопки мыши позволяет узнать значение в определенной точке графика.



Рисунок А.15 - Отображение значения графика в выбранной точке

При изменении масштаба видимой области графика возврат к первоначальному масштабу осуществляется нажатием на кнопку «Сбросить масштаб»

Программа поддерживает экспортирование данных в файл изображения. При нажатии на кнопку «Сохранить» во вкладке графика работы с данными сеанса появится диалоговое окно сохранения файла, в котором необходимо указать место и название сохраняемого документа. Поддерживаемый формат файлов с изображения - \*.png. **Внимание!** В файле изображения будет сохранена текущая видимая область графика, поэтому если перед сохранением график масштабировался или сдвигался, то рекомендуется вернуть его к нужному виду, сбросив масштаб.

Раздел «О программе» позволяет просматривать версию установленного программного обеспечения, а также версию программного обеспечения мультидатчика, и, при необходимости, обновлять его. Также в данном окне доступна ссылка на Руководство по эксплуатации и на страницу поддержки от завода-изготовителя.

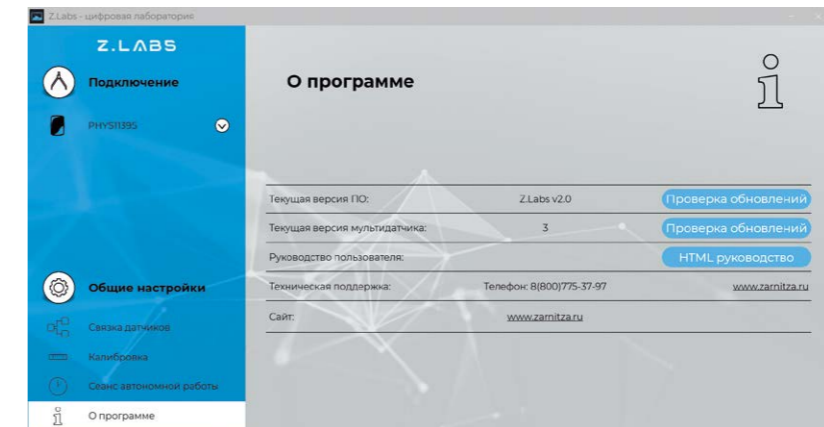


Рисунок А.16 - Окно просмотра информации о программе

## 6. Проведение эксперимента

При нажатии кнопки «Пуск» из окна «Общие настройки» запустится режим измерений (снятия показаний с датчиков), и рабочее окно примет вид:

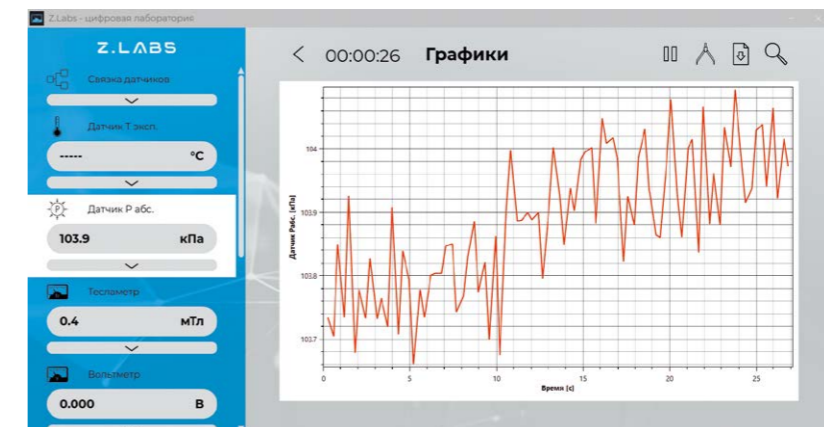


Рисунок А.17 - Режим измерений

В левой панели окна отображаются области связи датчиков, а также всех подключенных датчиков. В данной панели после запуска эксперимента (а также после окончания времени эксперимента) отображаются текущие показания датчиков. Прочерк свидетельствует о том, что датчик не подключен либо неисправен. Например:

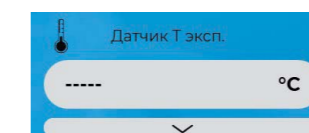


Рисунок А.18 - Отсутствие показаний датчика



Для удобства отображения данных пользователь имеет возможность указывать диапазон значений датчиков по оси Y. Для этого необходимо ввести желаемые значения в соответствующие поля и нажать кнопку «Применить».

Также для каждого датчика присутствует кнопка «>0<», при нажатии на которую реализуется функция полуавтоматической калибровки, т.е. последнее значение, измеренное в момент нажатия на кнопку, будет считаться за ноль.

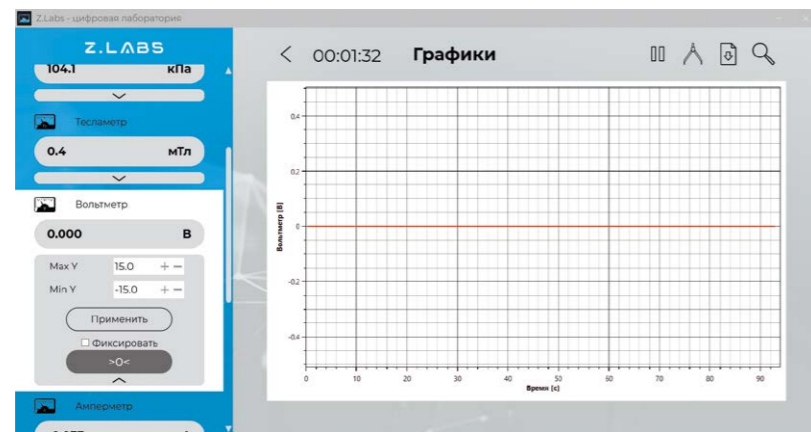


Рисунок А.19 - График текущего эксперимента

Масштабирование можно зафиксировать, отметив галочкой поле «Фиксировать».

Также уменьшение видимой области графика можно осуществить с помощью колесика мыши либо нажимая одновременно *Ctrl* и «+»/«-», либо выбором области левой кнопкой мыши.

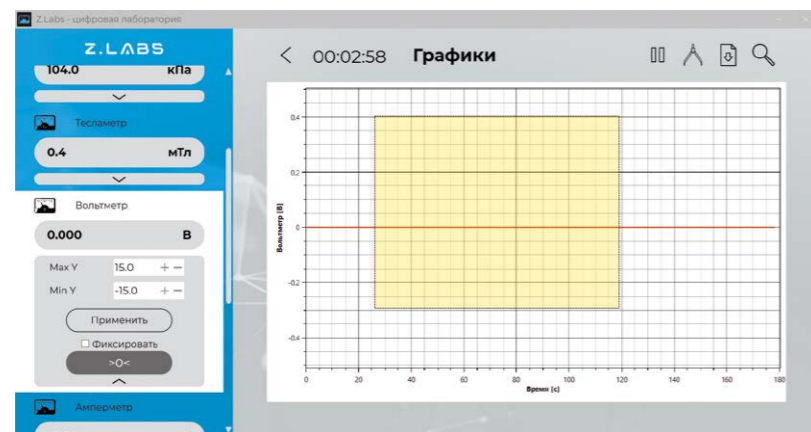


Рисунок А.20 - График текущего эксперимента - масштабирование заданной области

При помощи правой кнопки мыши можно посмотреть данные графика в любой точке.

Программа поддерживает экспортирование данных в файл изображения: при нахождении во вкладке «График» при нажатии на кнопку «Сохранить» появится диалоговое окно сохранения файла, в котором необходимо указать место и название сохраняемого документа. В данном случае сохранится файл изображения \*.png. **Внимание!** В файле изображения будет сохранена текущая видимая область графика, поэтому если перед сохранением график масштабировался или сдвигался, то рекомендуется вернуть его к нужному виду, сбросив масштаб.

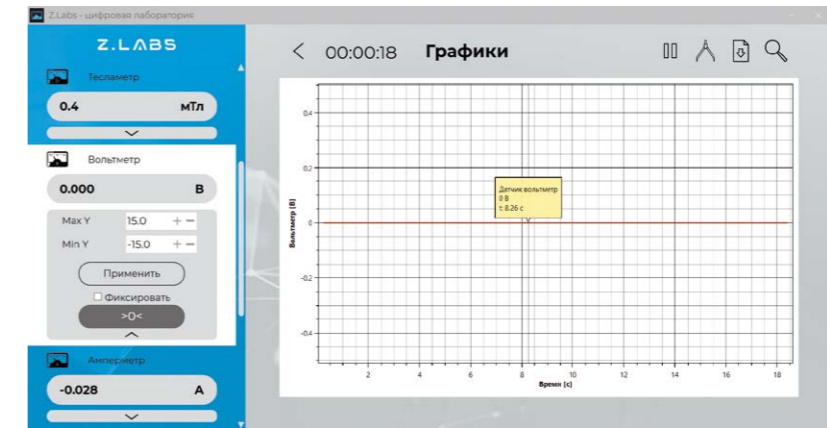


Рисунок А.21 - График текущего эксперимента - просмотр данных в выбранной точке

При нажатии на пиктограмму осуществляется переход к вкладке с таблицей данных, и соответственно, обратно - при нажатии на пиктограмму .

Время	Датчик Т эмб.	Датчик Р эмб.	Тестометр	Вольтметр	Амперметр	Уровень: ось X	У.А
12:24:30.040	97.5 мПа	0.4 мПа	0.000 В	-0.031 А	0.016 г		
12:24:30.325	97.5 мПа	0.4 мПа	0.000 В	-0.033 А	0.033 г		
12:24:30.760	97.5 мПа	0.4 мПа	0.000 В	-0.030 А	0.008 г		
12:24:30.917	97.5 мПа	0.4 мПа	0.000 В	-0.030 А	0.008 г		
12:24:31.752	97.5 мПа	0.4 мПа	0.000 В	-0.030 А	0.008 г		
12:24:32.301	97.5 мПа	0.4 мПа	0.000 В	-0.032 А	0.020 г		
12:24:32.948	97.5 мПа	0.4 мПа	0.000 В	-0.031 А	0.012 г		
12:24:37.985	97.5 мПа	0.4 мПа	0.000 В	-0.032 А	0.012 г		
12:24:37.730	97.5 мПа	0.4 мПа	0.000 В	-0.031 А	0.016 г		
12:24:27.464	97.5 мПа	0.4 мПа	0.000 В	-0.031 А	0.020 г		
12:24:27.212	97.5 мПа	0.4 мПа	0.000 В	-0.033 А	0.016 г		
12:24:26.959	97.5 мПа	0.4 мПа	0.000 В	-0.033 А	0.016 г		
12:24:26.705	97.5 мПа	0.4 мПа	0.000 В	-0.031 А	0.012 г		
12:24:26.454	97.5 мПа	0.4 мПа	0.000 В	-0.030 А	0.008 г		
12:24:26.192	97.5 мПа	0.4 мПа	0.000 В	-0.031 А	0.012 г		
12:24:25.941	97.5 мПа	0.4 мПа	0.000 В	-0.031 А	0.016 г		
12:24:25.687	97.5 мПа	0.4 мПа	0.000 В	-0.031 А	0.016 г		
12:24:25.434	97.5 мПа	0.4 мПа	0.000 В	-0.034 А	-0.009 г		
12:24:25.181	97.5 мПа	0.4 мПа	0.000 В	-0.030 А	0.012 г		
12:24:24.917	97.5 мПа	0.4 мПа	0.000 В	-0.033 А	0.020 г		
12:24:24.665	97.5 мПа	0.4 мПа	0.000 В	-0.031 А	0.008 г		
12:24:24.393	97.5 мПа	0.4 мПа	0.000 В	-0.031 А	0.008 г		
12:24:24.141	97.5 мПа	0.4 мПа	0.000 В	-0.031 А	0.008 г		
12:24:23.869	97.5 мПа	0.4 мПа	0.000 В	-0.031 А	0.008 г		
12:24:23.622	97.5 мПа	0.4 мПа	0.000 В	-0.031 А	0.008 г		
12:24:23.369	97.5 мПа	0.4 мПа	0.000 В	-0.031 А	0.008 г		
12:24:23.117	97.5 мПа	0.4 мПа	0.000 В	-0.031 А	0.008 г		

Рисунок А.22 - Просмотр таблицы значений текущего эксперимента

Программа поддерживает экспортирование данных в файл \*.xls. При нажатии на кнопку «Сохранить» появится диалоговое окно, в котором необходимо указать место и название сохраняемого документа.

Для приостановки эксперимента следует нажать кнопку «Пауза» , для продолжения в случае, если эксперимент ранее был приостановлен - «Старт» .

После того как эксперимент завершится, то есть будет достигнута указанная длительность эксперимента в области «Общие настройки», графики перестанут обновляться.

Возврат в меню настроек осуществляется путем нажатия на кнопку .

